

1 ชุด
ใช้ทดสอบ
ได้ 20 ครั้ง!



การแปลผล ๑ 13

ขั้นตอนการใช้งาน

1



ทำความสะอาดถาดรองปฏิบัติการงาน มือผู้ปฏิบัติงาน คัตเตอร์ และแถบรัดปากขวด ด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ 70%

2



ตัดแถบรัดปากขวดให้ขาด และใช้ปลายมือเปิดแถบรัดปากขวดออก จากนั้นทำความสะอาดบริเวณรอบคอขวด แล้วหมุนฝาขวดให้คลายเกลียวออก **โดยไม่ให้นิ้วมือโดนปากขวด**

3



เปิดฝาไม้พันสำลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วทางด้านที่เป็นไม้ นำไม้พันสำลีจุ่มลงใน ๑ 13 ปิดไม้กับข้างขวดแก้ว เพื่อให้สำลีดูดซับ ๑ 13 พอหมาด

4



นำไม้พันสำลีมาป้ายภาชนะ/อุปกรณ์หรือพื้นที่ที่จะตรวจสอบ กรณีตรวจอาหารตัดอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วใช้ปากคีบที่ฆ่าเชื้อแล้วประมาณ 1 กรัม หรือใช้ช้อนตักประมาณ 1 มิลลิตร จากนั้นตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง (25-40 °C) 24-48 ชั่วโมง แล้วตรวจสอบผลโดยเทียบกับแผ่นเทียบสี (Scan QR Code ด้านบน)