

1 ชุด
ใช้ทดสอบ
ได้ 20 ครั้ง!



ขั้นตอนการใช้งาน



1 ทำความสะอาดภาดรองปฏิบัติการ, มือผู้ปฏิบัติงาน, คัตเตอร์ และแถบรัดปากขวดด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ 70%



2 ตัดแถบรัดปากขวดให้ขาด และใช้ปลายมิดเปิดแถบรัดปากขวดออก จากนั้นทำความสะอาดบริเวณรอบคอขวด แล้วหมุนฝาขวดให้คลายเกลียวออก **โดยไม่ให้นิ้วมือโดนปากขวด**



3 ใช้นิ้วก้อยและนิ้วนาง หมุนฝาขวดออกจากขวด เติมน้ำตัวอย่างจนถึงขีดที่ 4 ของขวด **อย่าให้ภาชนะโดนปากขวด** วางฝาขวดที่หมึบไว้ลงบนปากขวด หมุนเกลียวฝาขวด ให้แน่นอีกครั้งหนึ่ง หมุนขวดเป็นวงกลมเบาๆ ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง (25-40 °C) เป็นเวลา 24-48 ชม. แล้วตรวจสอบผลโดยเทียบกับแผ่นเทียบสี (QR Code ด้านบน)

เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดีมีกรมอนามัย พ.ศ. 2563 กำหนดต้อง **ไม่พบ** โคลิฟอร์มแบคทีเรีย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ : 0-2968-7600 (จากรับตัวอย่าง) Website : <https://phld.anamai.moph.go.th/th>